

PureSep- $\gamma\delta$ T

$\gamma\delta$ T细胞纯化试剂

($\alpha\beta$ T细胞去除试剂)



从全血中高效快速去除 $\alpha\beta$ T细胞，通过密度梯度负选原理实现高纯度 $\gamma\delta$ T细胞富集，为后续 $\gamma\delta$ T细胞的高纯度扩增奠定基础。

PureSep- $\gamma\delta$ T > 产品特点

无需特殊设备，操作简单

Ficoll离心前加入纯化试剂孵育20min即可




高效充分去除 $\alpha\beta$ T细胞

扩增后的 $\gamma\delta$ T细胞纯度高于95%，最高可达99%



适用性广

适用于新鲜的外周血

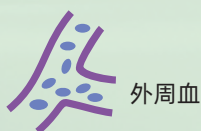



扩增方案灵活

适用于搭配纯因子方案进行培养



纯化试剂负选原理作用温和，纯化后细胞得率高活率高，利于后续实验

PureSep- $\gamma\delta$ T ➤ 纯化效果

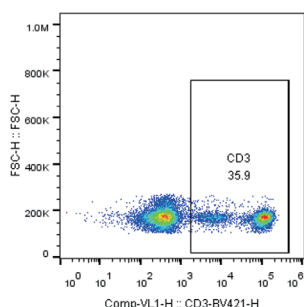
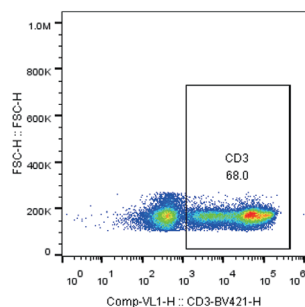


CD3+T细胞

before: **68%**



after: **35.9%**

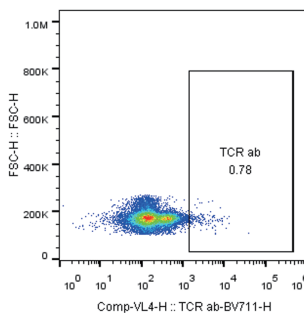
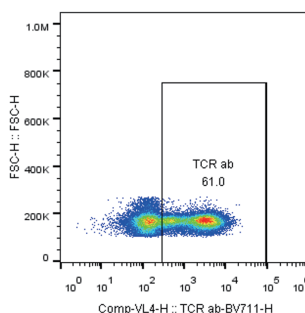


$\alpha\beta$ T细胞

before: **61%**



after: **0.78%**

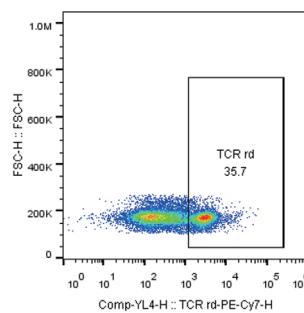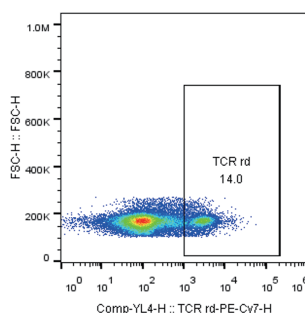

$\gamma\delta$ T细胞

before: **14%**



after: **35.7%**

PureSep- $\gamma\delta$ T ➤ 订购信息

名称	货号	规格	储存温度
PureSep- $\gamma\delta$ T $\gamma\delta$ T细胞纯化试剂	pureSep-03	1.5ml / tube	-20℃

苏州华辰生物科技有限公司

Suzhou Huachen Biotechnology Co., Ltd

电话: 400-965-9800

网址: www.huachenbiotech.com

地址: 苏州工业园区星湖街328号创意产业园A3-504-1单元



华辰公众号



华辰订阅号



联系微信号