



Kit03+kit09

NK细胞种子库冻存复苏再培养方案完美组合

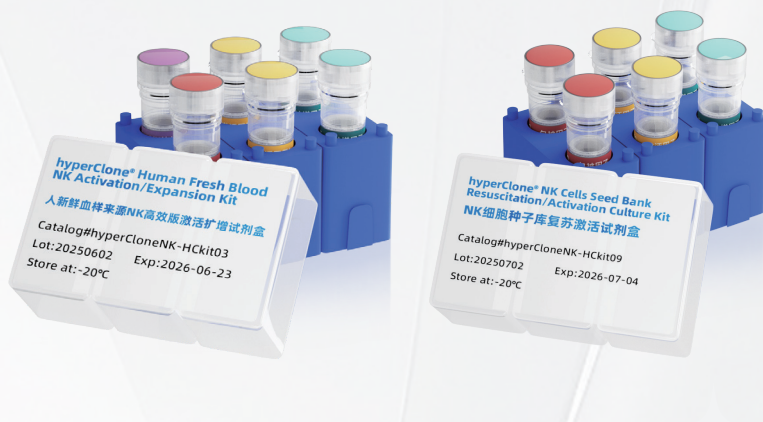

NK ➤ 解决方案

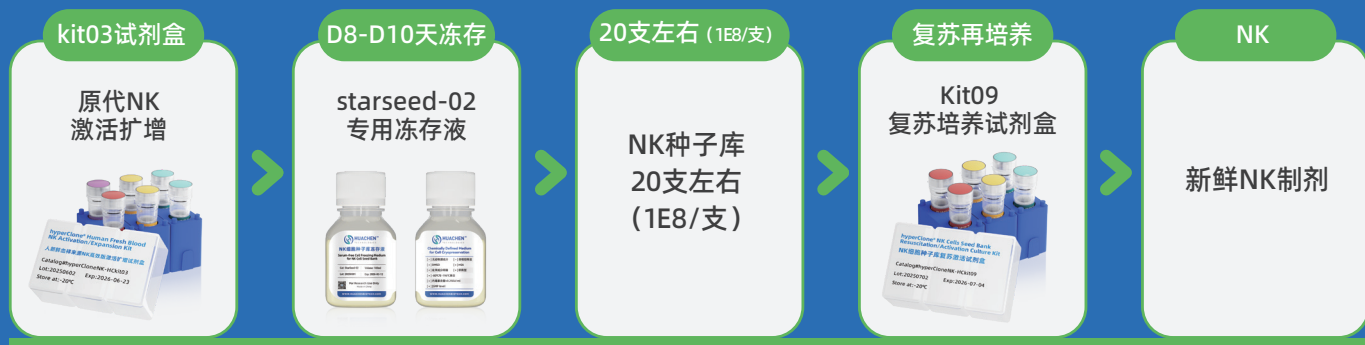

📌 D8-D10天NK冻存

华辰生物推出NK细胞高效激活扩增培养建立种子库方案，结合专用种子库冻存液进行扩增后d8-d10天NK的冻存；

📌 50ml血样

50ml外周血或脐带血可以获得20支左右的种子细胞（每份种子细胞1E8）。

📌 一次采血，多次回输

客户只需要一次采血，后续只需要从种子库中复苏种子细胞，再次进行培养扩增，即可获得新鲜NK制剂用于治疗。

Case 案例：外周血建立种子库复苏再培养



STEP
01

新鲜血液高效激活扩增培养过程kit03



STEP
02

冻存扩增后的NK细胞，建立NK种子库种子库的质量和冻存过程，starseed-02



STEP
03

种子库复苏再培养获得新鲜NK制剂
Kit09复苏再培养过程



NK ➤ 复苏培养过程

天数	计数 (AOPI)	活率	细胞总数	计数体积	补液	终体积	倍数	操作
D0	1.76E+06	93.20%	8.80E+07	50ml	/	50ml	1	补血替20%，10ml
D2	1.87E+06	91.69%	1.12E+08	60	90	150	1.27	补血替5%，4.5ml
D3	1.98E+06	97.74%	2.97E+08	150	300	450	3.37	补血替2%，6ml
D5	2.81E+06	96.07%	1.27E+09	450	550	1000	14.4	补血替2%，11ml
D7	4.03E+06	94.51%	4.03E+09	1000	1000	2000	45.8	补液1000ml
D10	3.67E+06	92.38%	7.34E+09	2000	/	2000	83.4	细胞收获

