

pureSep-NK

NK细胞纯化试剂 pureSep-NK 自主知识产权

(T/单核细胞去除试剂)




目标 / TARGET


从全血中高效快速分离NK细胞，通过密度梯度负选原理实现高纯度NK细胞富集。

原理 / PRINCIPLE



pureSep-NK 通过双抗分子靶向链接红细胞和非目标细胞（CD3T细胞和CD14单核细胞等），非目标细胞与红细胞形成细胞团簇复合物经过Ficoll离心沉降，NK细胞保留在上层白膜层，实现快速分离。

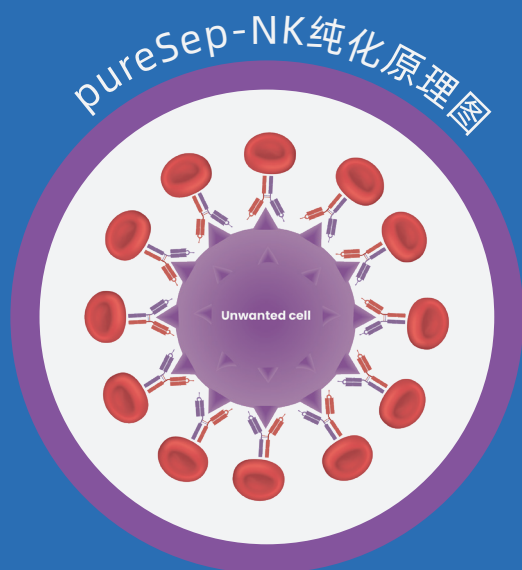

流程图 / FLOW CHART

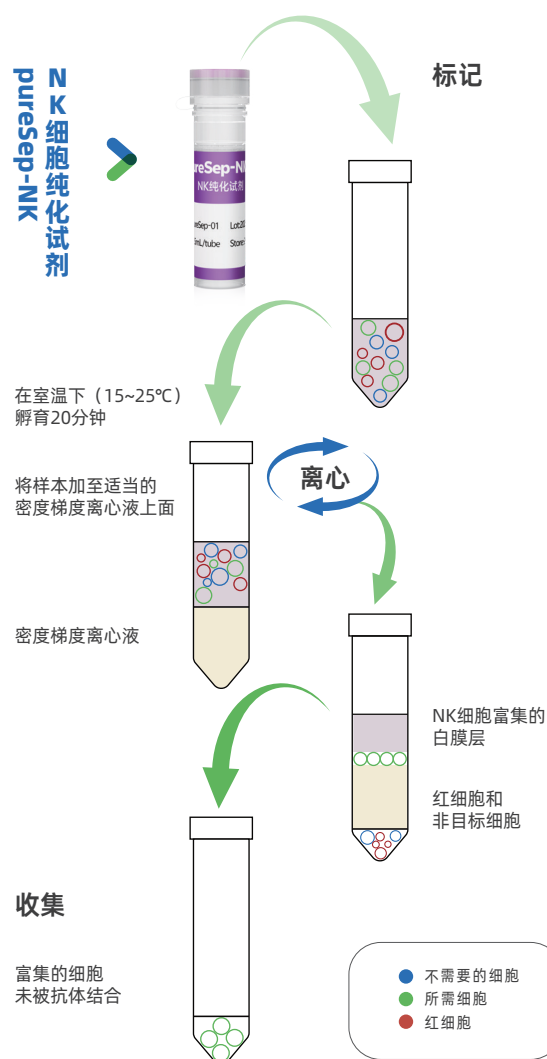

NK > 纯化效果

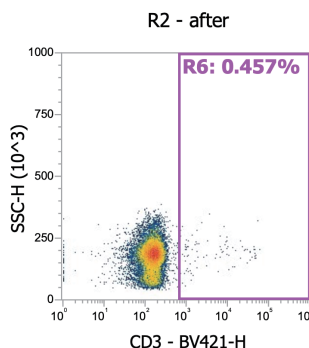
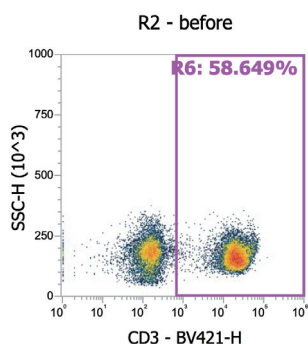


CD3+T细胞

before: **58.649%**



after: **0.457%**

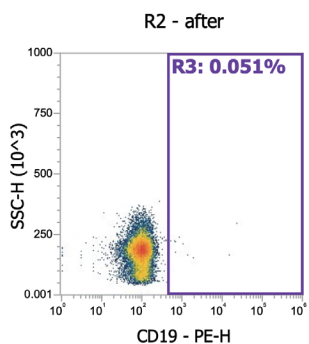
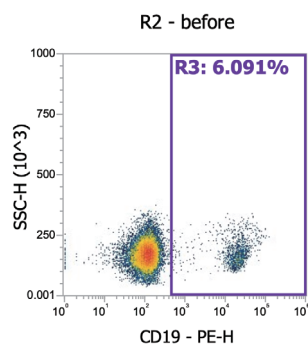


CD19+B细胞

before: **6.091%**



after: **0.051%**

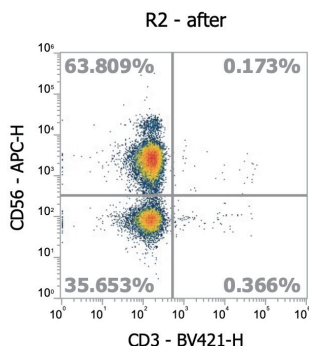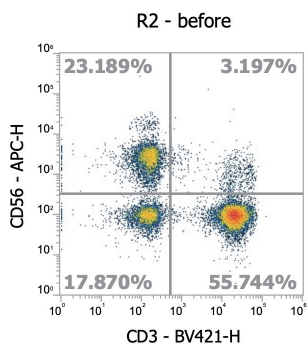

CD3-CD56+ NK细胞

after: **63.809%**



before: **23.189%**

NK > 订购信息

名称	货号	规格	储存温度
pureSep-NK NK纯化试剂	pureSep-01	1.5ml / tube	-20℃

苏州华辰生物科技有限公司

Suzhou Huachen Biotechnology Co., Ltd

电话: 400-965-9800

网址: www.huachenbiotech.com

地址: 苏州工业园区星湖街328号创意产业园A3-504-1单元



华辰公众号



华辰订阅号



联系微信号